

Date d'édition: 11.12.2025



Ref: EWTGUET278

ET 278 Etude d'un électrolyseur (PEM), stockage H2

Banc mobile, avec API, IHM tactile, logiciel d'acquisition, et pile H2 pour consommer l'hydrogène

Dans les systèmes dapprovisionnement en énergie en réseau, lénergie électrique excédentaire provenant de sources renouvelables est temporairement stockée en tant quénergie chimique sous forme dhydrogène. Le circuit dhydrogène permet de stocker lhydrogène et de le reconvertir en énergie électrique si nécessaire. Les écarts entre loffre et la demande dénergie sont ainsi compensés.

Le banc dessai ET 278 contient tous les éléments nécessaires pour étudier la conversion de lénergie électrique en hydrogène et la conversion inverse dans un circuit.

Leau ultra-pure est transformée en hydrogène dans un électrolyseur.

Leau (H2O) est alors décomposée en hydrogène (H2) et en oxygène (O2) à laide de la membrane échangeuse de protons (technologie PEM).

Une source de tension continue permet de fournir la tension nécessaire aux cellules de lélectrolyseur.

Lhydrogène produit est stocké temporairement dans un réservoir tampon après traitement.

Ensuite, lhydrogène stocké est retransformé en eau dans une pile à combustible à laide de la technologie PEM et avec loxygène de lair ambiant.

Il en résulte de lénergie électrique et le circuit dhydrogène se ferme.

Lénergie électrique est utilisée pour alimenter un consommateur (lampe halogène).

Les valeurs de mesure pour le débit et la pression dhydrogène ainsi que le courant et la tension sur lélectrolyseur sont surveillées.

Un bilan énergétique peut être établi à partir des valeurs de mesure saisies.

Linstallation est commandée par un API intégré avec écran tactile.

Grâce à un routeur intégré, un terminal peut également commander et contrôler linstallation dessai.

Linterface utilisateur peut en outre être affichée sur dautres terminaux (Screen-Mirroring).

Les valeurs de mesure peuvent être sauvegardées en interne à laide de IAPI.

Il est possible daccéder aux valeurs de mesure sauvegardées à partir de terminaux via WLAN avec routeur intégré/connexion LAN au réseau du client.

### Contenu didactique / Essais

- circuit H2: conversion de lénergie électrique en énergie chimique (hydrogène) et de nouveau en énergie électrique
- production de H2 au moyen dun électrolyseur PEM
- production dénergie électrique au moyen dune pile à combustible PEM pour consommation directe de H2
- relations entre les paramètres de fonctionnement de lélectrolyseur
- calcul des paramètres pertinents
- détermination du bilan énergétique

GSDE s.a.r.l. 181 Rue Franz Liszt - F 73000 CHAMBERY

#### GSDE s.a.r.l www.gsde.fr



# HAMBURG

### Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 11.12.2025

- screen mirroring: mise en miroir de linterface utilisateur sur 10 terminaux maximum navigation dans le menu indépendante de la surface affichée sur lécran tactile différents niveaux dutilisateurs sélectionnables sur le terminal: pour lobservation des essais ou pour la commande et lutilisation

### Les grandes lignes

- électrolyse PEM pour la production dhydrogène
- circuit dhydrogène simple avec électrolyseur et pile à combustible
- stockage de lhydrogène
- commande de linstallation par API avec acquisition de données

## Les caractéristiques techniques API: Weintek cMT3108XP

### Electrolyseur (technologie PEM)

production dhydrogène: 300mL/min
production doxygène: 150mL/min
consommation deau: 17mL

- pression max.: 10bar

### Pile à combustible (technologie PEM)

puissance nominale: 30Wpression dhydrogène: 0,5bar

- consommation dhydrogène: 350mL/min - pureté de lhydrogène: min. 99,95%

### Pompe à diaphragme

débit de refoulement: 0,6L/minhauteur de refoulement: 10mCA

# Plages de mesure - courant: 0?25A

- tension: 0?24V

\_


### Catégories / Arborescence

Techniques > Energie Environnement > Piles à combustibles > Systèmes avancés





Date d'édition : 11.12.2025

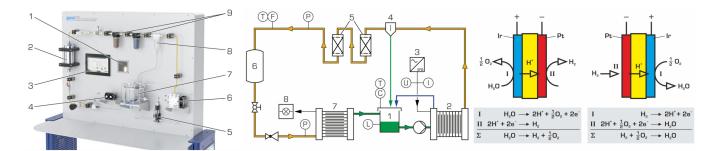

### Produits alternatifs






Date d'édition: 11.12.2025

### Ref: EWTGUET292

# ET 292 Système de pile à combustible hydrogène PEM 300 W à refroidissement par eau (Réf. 061.29200)

Avec interface PC USB et logiciel inclus

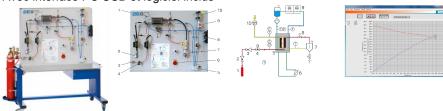

Les piles à combustible sont des convertisseurs d'énergie, qui, à la différence des moteurs thermiques, transforment directement l'énergie chimique en énergie électrique.

Lors de ce processus, de la chaleur se forme comme sous-produit.

L'élément principal de l'ET 292 est une pile à combustible à membrane polymère fonctionnant en cogénération.

Le système est alimenté côté anode en hydrogène ultra-pur à partir d'un réservoir de gaz comprimé et côté cathode par l'oxygène contenu dans l'air ambiant.

La pile à combustible fonctionne au moyen d'une charge électronique intégrée, en mode électrique, tension ou puissance.

La valeur de consigne prescrite de la charge électronique permet un réglage précis de tous les points de fonctionnement et l'obtention d'un enregistrement très précis des caractéristiques.

L'énergie thermique techniquement exploitable est libérée dans l'air ambiant via un circuit de refroidissement, et son bilan peut être établi en se servant des instruments de mesure intégrés.

L'eau produite pendant le fonctionnement est collectée dans un séparateur d'eau.

Lorsque la pile à combustible est en mode fermé, l'eau produite est évacuée par une vanne de purge entièrement paramétrable pour l'hydrogène.

Le système est commandé via un PC.

Les énergies auxiliaires nécessaires pour le fonctionnement de la pompe, du ventilateur et de la commande sont mis à disposition par

le réseau électrique. Il est possible de réguler l'humidité présente dans le stack par le biais des températures opérationnelles et de l'écoulement d'air apporté; aucune humidification externe n'est donc requise.

Toutes les valeurs de mesure requises pour l'établissement du bilan énergétique de la pile à combustible sont enregistrées.

Les valeurs mesurées sont transmises vers un PC afin dy être évaluées à laide du logiciel GUNT fourni. La transmission des données au PC se fait par une interface USB.

La documentation didactique bien structurée expose les principes de base et guide létudiant dans la réalisation des essais.

### Contenu didactique / Essais

- transformation de l'énergie chimique en énergie électrique et thermique
- structure et fonction d'un système de pile à combustible
- rapports des paramètres de fonctionnement des piles à combustible
- impacts sur la puissance électrique des piles à combustible
- enregistrement et visualisation de toutes les caractéristiques tensions / intensité correspondantes
- calcul des grandeurs caractéristiques correspondantes

### Les grandes lignes

- Pile à combustible à membrane polymère refroidie à l'eau en cogénération
- Commande et surveillance intégrées de tous les paramètres de fonctionnement et de sécurité
- Logiciel GUNT pour la commande et l'acquisition des données

Les caracteristiques techniques Puissance nominale: 300W

Puissance thermique: env. 400?500W, en fonction des conditions ambiantes GSDE s.a.r.l.





Date d'édition : 11.12.2025

Température ambiante requise: 5?35°C Pression dentrée requise: 2?200bar

Plages de mesure débit:

0?0,5L/min (eau de refroidissement)

0?20sL/min (hydrogène)

0?100sL/min (air)

pression: 0?500mbar (hydrogène)

température: 0?50°C (ambiante) 0?70°C (stack)

humidité: 0?100% (ambiante) tension: 0?40V (stack) courant: 0,1?20A (stack)

Dimensions et poids Lxlxh: 1750x780x1770mm

Poids: env. 180kg

Necessaire au fonctionnement 230V, 50/60Hz, 1 phase Hydrogène de pureté 3.0 dans réservoir sous pression Antigel sous forme d'additif antifouling

Liste de livraison

- 1 banc d'essai
- 1 tuyau d'hydrogène
- 1 soupape de décharge haute pression pour réservoir d'hydrogène sous pression
- 1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
- 1 documentation didactique