

## HAMBURG

## Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition: 14.12.2025



Ref: EWTGUFL152

FL 152 Amplificateur de mesure multivoie (Réf. 021.15200)

Nécessaire avec : FL120/130/140 et SE130/110.21/110.22.

Les contraintes présentes dans les composants sont déterminées dans lanalyse des contraintes expérimentales en mesurant les déformations.

Dans lindustrie, les déformations sont souvent enregistrées à laide de jauges de contrainte.

Les jauges de contrainte ne fournissant que de petits signaux de mesure analogiques, ces signaux doivent être amplifiés par des amplificateurs de mesure.

Ils sont ensuite convertis en impulsions numériques et affichés comme valeurs de mesure.

Les valeurs de mesure peuvent être évaluées et traitées avec le PC.

Le FL 152 est un amplificateur de mesure multivoie qui alimente les circuits à pont pour jauges de contrainte et permet de traiter les signaux de mesure reçus.

Lamplificateur de mesure contient 16 voies dentrée.

Les points de mesure pour jauge de contrainte sont raccordés via un connecteur multiple 68 pôles.

Lutilisation de lamplificateur de mesure multivoie seffectue à laide d'un écran tactice ou à l'ordinateur à l'aide u logiciel fourni.

La liaison au PC est assurée par une connexion USB.

Les valeurs de mesure peuvent être lues et enregistrées sur le PC (p. ex. avec MS Excel).

#### Contenu didactique / Essais

- amplification des signaux à partir des points de mesure pour jauge de contrainte
- traitement des valeurs de mesure sur le PC
- évaluation des essais danalyse des contraintes concernant: FL 120, FL 130, FL 140
- interprétation des essais de forces dans les treillis concernant: SE 130, SE 110.21, SE 110.22

#### Les grandes lignes

- 16 voies dentrée pour traiter les signaux de mesure analogiques des jauges de contrainte, raccordement simple via un connecteur dentrées multiples
- logiciel intégré pour l'évaluation des essais danalyse des contraintes (FL 120, FL 130, FL 140) et des essais de forces dans les treillis (SE 130, SE 110.21, SE 110.22)

Les caractéristiques techniques

Amplificateur

- nombre de voies dentrée: 16

Raccordement des jauges de contrainte en pont intégral ou en demi-pont

- résistance: min. 350 Ohm/jauge de contrainte
- tension dalimentation des jauges de contrainte: ±5VCC

Tension dentrée: max. ±32mV





Date d'édition : 14.12.2025

230V, 50Hz, 1 phase


Dimensions et poids Lxlxh: 230x200x120mm


Poids: env. 2kg


Nécessaire au fonctionnement PC avec Windows recommandé

Liste de livraison

- 1 amplificateur de mesure multivoie
- 1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
- 1 notice

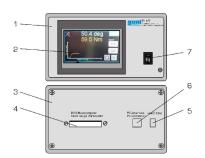

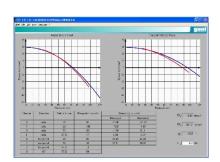

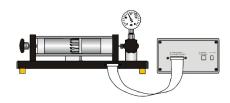





Date d'édition: 14.12.2025

#### **Options**

#### Ref: EWTGUFL120

#### FL 120 Analyse des contraintes au niveau d?un diaphragme (Réf. 021.12000)


Fléchissement et déformation d?un diaphragme soumis à une contrainte de compression









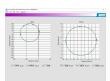

Pour lanalyse expérimentale des contraintes, on utilise des jauges de contrainte pour déterminer les contraintes présentes dans les composants et les constructions.

Les contraintes maximales constituent des grandeurs déterminantes pour la construction, et permettent de définir les dimensions dun composant.

La technique de mesure basée sur la jauge de contrainte fournit les valeurs de mesure des déformations, qui sont requises pour calculer les contraintes mécaniques.

Lappareil dessai FL 120 permet de mesurer le fléchissement et la déformation dun disque circulaire soumis à différentes contraintes de compression.

À cet effet, un disque circulaire mince, également appelé diaphragme, est fermement serré et soumis à une compression.

Un cylindre à commande manuelle avec piston génère une pression dans un système hydraulique sans entretien. Cette pression saffiche sur un manomètre. Les déformations à la surface du diaphragme sont enregistrées par des jauges de contrainte.

La disposition des jauges de contrainte à des emplacements optimaux offre un bon aperçu de la courbe des contraintes sur le disque circulaire.

Les contraintes maximales qui apparaissent sont calculées à laide de la loi délasticité.

Les valeurs de mesure des jauges de contrainte sont enregistrées et affichées à laide de lamplificateur de mesure FL 152.

Afin de faciliter linterprétation de lessai et de la représenter de manière explicite, il est possible de sauvegarder les valeurs de mesure dans le logiciel dapplication.

Dans le même temps, on mesure le fléchissement du diaphragme à laide dun comparateur à cadran.

Le comparateur à cadran peut être déplacé sur une traverse et permet deffectuer des mesures sur chaque rayon souhaité.

#### Contenu didactique / Essais

- mesure de la déformation radiale et de la déformation tangentielle à laide de jauges de contrainte

#### GSDE s.a.r.l www.gsde.fr



# HAMBURG

## Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition: 14.12.2025

- mesure du fléchissement à laide dun comparateur à cadran
- calcul des contraintes à partir des déformations mesurées: contrainte radiale, contrainte tangentielle
- détermination de la direction des contraintes principales
- utilisation du cercle de Mohr des déformations pour la détermination des déformations principales
- principe de base: mesure des déformations à laide de la technique de mesure basée sur la jauge de contrainte

#### Les grandes lignes

- fléchissement et déformation dun diaphragme soumis à une charge de compression
- diaphragme avec application de jauges de contrainte
- détermination des profils de contraintes radiales et tangentielles à partir des déformations mesurées

#### Les caracteristiques techniques

Disque circulaire en aluminium

- diamètre externe: Ø=230mm
- diamètre utilisé dans lessai: Ø=200mm
- épaisseur: 3mm

#### Application de jauges de contrainte

- 8 jauges de contrainte: demi-ponts, 350 Ohm
- facteur k: 2,00 ±1%
- tension dalimentation: 10V

#### Comparateur à cadran

- 0...20mm
- graduation: 0,01mm

#### Manomètre

- 0...1bar
- précision: classe 1,0

Pression du système: max. 0,6bar

Dimensions et poids Lxlxh: 700x350x350mm

Poids: env. 25kg

Liste de livraison

1 appareil dessai

1 documentation didactique

Accessoires disponibles et options

WP300.09 - Chariot de laboratoire

FL152 - Amplificateur de mesure multivoie

#### Produits alternatifs

FL130 - Analyse des contraintes au niveau d'un réservoir à paroi mince

FL140 - Analyse des contraintes au niveau d'un réservoir à paroi épaisse





Date d'édition: 14.12.2025

#### Ref: EWTGUFL130

#### FL 130 Analyse des contraintes au niveau d'un réservoir à paroi mince (Réf. 021.13000)

détermination des contraintes axiales et périphériques







Pour dimensionner des conduites, des réservoirs sous pression ou des chaudières, on les classe parmi les réservoirs à paroi mince.

Pour le calcul et la conception de ces réservoirs, les contraintes principales constituent les grandeurs déterminantes. Les contraintes présentes dans un réservoir ne sont pas mesurées directement mais sont déterminées via la mesure des déformations à la surface (technique de mesure basée sur la jauge de contrainte).

Lappareil dessai FL 130 permet détudier les contraintes sur un réservoir à paroi mince soumis à une pression intérieure.

Le réservoir rempli dhuile est fermé hermétiquement dun côté à laide dun couvercle, et doté de lautre côté dune fermeture mobile avec un piston.

Le piston peut être déplacé à laide dun volant à main pourvu dune broche filetée.

Deux cas de charges sont représentés: létat de contrainte axiale dun réservoir fermé, p.ex. une chaudière, et létat de contrainte biaxiale dun réservoir ouvert, p.ex. un conduit.

Une pompe hydraulique génère une pression intérieure dans le réservoir.

Un manomètre indique la pression intérieure.

La surface du réservoir est pourvue de jauges de contrainte qui enregistrent les déformations présentes.

Lamplificateur de mesure FL 152 affiche les signaux sous la forme de valeurs de mesure.

Afin de faciliter linterprétation de lessai et de la représenter de manière explicite, il est possible de sauvegarder les valeurs de mesure dans le logiciel dapplication.

Le cercle de Mohr des contraintes permet de représenter graphiquement la transformation des déformations et de déterminer les déformations principales.

À laide de la loi délasticité, on peut calculer les contraintes principales à partir des déformations principales.

#### Contenu didactique / Essais

- mesure des déformations au moyen de jauges de contrainte
- application du cercle de Mohr des contraintes, calcul de la déformation principale
- détermination des contraintes principales: contraintes axiales et périphériques selon la taille et la direction
- -- pour un réservoir ouvert (tube)
- -- pour un réservoir fermé (chaudière)
- comparaison entre réservoir ouvert/réservoir fermé
- détermination du coefficient de Poisson
- étude des rapports entre déformations, compressions et contraintes pour un état de contrainte biaxiale plane

#### Les grandes lignes

- déformation dun réservoir soumis à une pression intérieure
- cylindre avec application de jauges de contrainte sous forme de réservoir
- états de contraintes axiales ou biaxiales représentés dans lessai

#### Les caracteristiques techniques

Réservoir en aluminium

- longueur: 400mm
- diamètre: Ø=75mm
- épaisseur des parois: 2,8mm
- pression interne: max. 3,5N/mm^2^ (35bar)

#### Application de jauges de contrainte





Date d'édition: 14.12.2025

- 5 jauges de contrainte: demi-ponts, 350 Ohm

- positions angulaires par rapport à laxe du réservoir: 0°, 30°, 45°, 60°, 90°

- facteur k: 2,00 ±1%

- tension dalimentation: 10V

#### Manomètre

- 0...40bar

- précision: classe 1,0

Dimensions et poids Lxlxh: 700x350x350mm

Poids: env. 21kg

Liste de livraison

1 appareil dessai

1 documentation didactique

Accessoires disponibles et options WP300.09 - Chariot de laboratoire

FL152 - Amplificateur de mesure multivoie

#### Produits alternatifs


FL120 - Analyse des contraintes au niveau dun diaphragme

FL

#### Ref: EWTGUFL140

#### FL 140 Analyse des contraintes au niveau d'un réservoir à paroi épaisse (Réf. 021.14000)

Contrainte triaxiale du réservoir avec jauges de contrainte sur la surface et dans la paroie

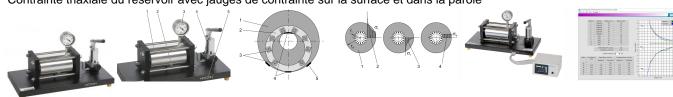

Contrairement aux réservoirs à paroi mince, la conception des réservoirs à paroi épaisse doit tenir compte dune répartition des contraintes irrégulières sur lépaisseur de la paroi.

Un réservoir à paroi épaisse sous pression intérieure présente une contrainte triaxiale, avec les contraintes normales suivantes: contraintes radiales, tangentielles et axiales.

Les contraintes présentes dans un réservoir ne pouvant être mesurées directement, elles sont déterminées via une mesure des déformations à la surface.

La technique de mesure basée sur la jauge de contrainte permet denregistrer les déformations sous forme de grandeurs électriques et de déterminer les contraintes à partir de ces grandeurs.

Lappareil d'essai FL 140 permet détudier les contraintes normales sur un réservoir à paroi épaisse soumis à une pression intérieure.

Le réservoir rempli dhuile se compose de deux parties et est fermé des deux côtés.

La pression intérieure est générée dans le réservoir à laide dune pompe hydraulique.

Un manomètre indique la pression intérieure. Une rainure excentrique dans laquelle des jauges de contrainte sont installées sur différents rayons est fraisée entre les deux parties du réservoir.

Dautres jauges de contrainte sont également placées sur la surface intérieure et la surface extérieure du réservoir.

Les déformations dans la direction radiale, tangentielle et axiale sont mesurées et létat des déformations peut être enregistré complètement.

Lamplificateur de mesure FL 152 indique les signaux enregistrés comme valeurs de mesure.

Pour faciliter et représenter clairement les résultats de l'essai, les valeurs de mesure peuvent être reprises par le GSDE s.a.r.l.





Date d'édition: 14.12.2025

#### logiciel dapplication.

La contrainte triaxiale dans la paroi du réservoir est représentée graphiquement à laide du cercle de Mohr des contraintes.

Les contraintes normales sont calculées à laide de la loi délasticité à partir des déformations mesurées.

#### Contenu didactique / Essais

- mesure des déformations à laide de jauges de contrainte
- application du cercle de Mohr des contraintes pour la contrainte triaxiale
- détermination de la répartition des contraintes normales dans le sens
- -- radial, tangentiel et axial
- étude des rapports entre les déformations, la pression et les contraintes dans létat de contrainte triaxiale

#### Les grandes lignes

- contraintes normales dun réservoir soumis à une pression intérieure
- réservoir avec application de jauges de contrainte sur la surface et dans la paroi
- contrainte triaxiale dans la paroi du réservoir

#### Les caractéristiques techniques

Réservoir en aluminium

- longueur: 300mm

- diamètre: Ø=140mm

- épaisseur de paroi: 50mm

- pression intérieure: max. 7N/mm^2^ (70bar)

#### Application de jauges de contrainte

- 11 jauges de contrainte: demi-ponts, 3500hm

- facteur k: 2,00 ±1%

- tension dalimentation: 10V

#### Manomètre

- 0...100bar

- précision: classe 1,0

Dimensions et poids Lxlxh: 700x350x330mm

Poids: env. 32kg

#### Liste de livraison

1 appareil dessai

1 documentation didactique

#### Accessoires disponibles et options

WP300.09 - Chariot de laboratoire

FL152 - Amplificateur de mesure multivoie

#### Produits alternatifs

FL120 - Analyse des contraintes au niveau dun diaphragme

FL130 - Analyse des contraintes au niveau d'un réservoir à paroi mince





Date d'édition: 14.12.2025

#### Ref: EWTGUSE130

#### SE 130 Forces dans un treillis type Howe (Réf. 022.13000)

Treillis supplémentaire type Warren disponible pour l?extension du programme d?essai (SE130.01)









Comme construction légère avec rigidité élevée, les treillis trouve principalement leur application dans la construction de halles, de ponts, de grue et de pylône.

Un treillis est un assemblage de barres formant une triangulation où certaines parties de l'assemblage sont mises en compression et d'autres parties en tension, mais pas à la flexion.

Le montage SE 130 permet deffectuer des essais sur treillis plans avec une bonne précision de mesure et une représentation claire des résultats à laide du logiciel.

Le treillis monté est posé horizontalement sur le bâti. Le raccordement des barres est "articulé" à laide de disques de jonction.

Dès lors, notre treillis peut être considéré comme idéal. La création de la force extérieure seffectue à laide dune vis filetée.

Lapplication de la force peut seffectuer dans diverses directions et à différents endroits.

Les forces créées au niveau des barres du treillis sont enregistrées à laide de technique de mesure basée sur la jauge de contrainte.

Tous les points de mesure sont regroupés dans un boîtier de raccordement.

Le raccordement à lamplificateur de mesure FL 152 seffectue à partir de ce boîtier.

Le logiciel permet de gérer les données de mesure et de représenter graphiquement les efforts dans la barre. Le logiciel dispose dune fonction daide étendue.

Un treillis supplémentaire est disponible pour lextension du programme dessai (elément disponible: SE 130.01, type Warren).

#### Contenu didactique / Essais

- mesure des efforts dans la barre dun treillis plan, type Howe
- dépendance des efforts dans la barre de la force extérieure
- -- intensité, direction, point dapplication
- comparaison des résultats de mesure avec des méthodes de résolution mathématiques et graphiques
- -- méthode des n?uds
- -- méthode des sections de Ritter
- -- épure de Cremona
- principe de base: mesure des forces à laide de la technique de mesure basée sur la jauge de contrainte

#### Les grandes lignes

- mesure des efforts dans la barre dun treillis plan, type Howe
- mesure des efforts dans la barre à laide de technique de mesure basée sur la jauge de contrainte
- la charge extérieure peut être appliquée sous différents angles dapplication

#### Les caracteristiques techniques

Treillis: type Howe

- section des barres: 10x3mm, acier inoxydable

- longueur de barre: 115,5, 200, 231mm

- charge extérieure: max. 500N

- barres: 13, dont 7 barres avec points de mesure

### Dispositif de charge avec dynamomètre à cadran

- force de traction: max. 600N





Date d'édition: 14.12.2025

- course: 30mm

Disques de jonction: 8 Angle entre barres: 30°, 45°

Dimensions et poids

Lxlxh: 1220x620x250mm (bâti)

Lxlxh: 850x265x15mm (treillis type Howe)

Poids: env. 43kg

Liste de livraison

1 bâti

1 treillis type Howe

- 1 dispositif de charge
- 1 boîtier de raccordement pour jauge de contrainte
- 1 câble plat
- 1 documentation didactique

Accessoires disponibles et options SE130.01 - Poutre à treillis: type Warren WP300.09 - Chariot de laboratoire FL152 - Amplificateur de mesure multivoie

Produits alternatifs SE110.21 - Forces dans différents treillis plans


Ref: EWTGUSE110.21

#### SE 110.21 Forces dans différents treillis plans (Réf. 022.11021)

Mesure d'efforts avec jauges de contrainte, nécessite bâti SE 112, amplificateur FL 152





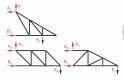









Comme construction légère avec rigidité élevée, les treillis trouve principalement leur application dans la construction de halles, de ponts, de grue et de pylône.

Un treillis est un assemblage de barres formant une triangulation où certaines parties de l'assemblage sont mises en compression et d'autres parties en tension, mais pas à la flexion.

Lobjectif de cet essai est de mesurer les efforts dans la barre dun treillis plan qui est chargée dune force unique extérieure.

Le montage expérimental SE 110.21 comporte des barres équipées de fermetures encliquetées spéciales aux extrémités qui facilitent lenclenchement dans le disque de jonction.

Lassortiment de barres, de différentes longueurs, permet de monter trois formes de treillis isostatique.

Les barres sont reliées "de manière articulée" à laide de disques de jonction et sont soumises uniquement à la compression ou la traction.

Aucun moment nest transmis dans les n

Ceux-ci doivent être considérés comme étant sans frottement.

Dès lors, nos treillis sont considérés comme des treillis idéals.

Un dispositif de charge placé au niveau dun disque de jonction crée une force extérieure.

Toutes les forces au niveau des barres du treillis sont enregistrées à laide de technique de mesure basée sur la jauge de contrainte.

GSDE s.a.r.l.



# HAMBURG

## Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition: 14.12.2025

Linterprétation des valeurs de mesure seffectue sur le PC via lamplificateur de mesure FL 152 (16 voies dentrée). Le logiciel dans FL 152 permet de gérer les données de mesure et de représenter graphiquement les efforts dans la barre.

Le logiciel dispose dune fonction daide étendue.

Les pièces dessai sont logées de manière claire et protégée dans un système de rangement. Lensemble du montage expérimental est monté dans le bâti SE 112.

#### Contenu didactique / Essais

- mesure des efforts dans la barre dans différents treillis plans
- dépendance des efforts dans la barre de la force extérieure intensité direction point dapplication
- comparaison des résultats de mesure avec des méthodes de résolution mathématiques méthode des n méthode des sections de Ritter
- principe de base: mesure des forces à laide de la technique de mesure basée sur jauge de contrainte

#### Les grandes lignes

- mesure des efforts dans la barre dun treillis plan
- montage des différentes formes de treillis
- barres avec technique de mesure basée sur la jauge de contrainte afin de mesurer leffort dans la barre

#### Les caractéristiques techniques

Barres: 19

- 2 barres de 150mm
- 5 barres de 259mm
- 7 barres de 300mm
- 1 barre de 397mm
- 3 barres de 424mm
- 1 barre de 520mm
- angles entre les barres: 30°, 45°, 60°, 90°
- effort dans la barre maximal: 500N
- points de mesure au niveau de chaque barre
- hauteur du treillis: max. 450mm
- longueur du treillis: max. 900mm

#### Dispositif de charge

- ±500N

- graduation: 10N

Dimensions et poids

Lxlxh: 1170x480x178mm (système de rangement)

Poids: env. 26kg (total)

Liste de livraison

1 ieu de barres

5 disques de jonction

2 appuis avec disque de jonction

1 dispositif de charge

1 jeu de câbles

1 système de rangement avec mousse de protection

1 documentation didactique

Accessoires disponibles et options





Date d'édition : 14.12.2025

SE112 - Bâti de montage

FL152 - Amplificateur de mesure multivoie

Produits alternatifs

SE110.22 - Forces dans un treillis hyperstatique

SE110.44 - Déformation dun treillis

SE130 - Forces dans un treillis type Howe


FL111 - Forces dans un treillis simple

#### Ref: EWTGUSE110.22


#### SE 110.22 Forces dans un treillis hyperstatique (Réf. 022.11022)

Comparaison forces dans treillis isostatiques et hyperstatiques, Nécessite bâti SE 112 et le FL 152



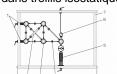



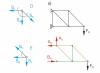





En ajoutant des barres supplémentaires, un treillis isostatique devient intérieurement hyperstatique.

Dans ce cas, il porte le nom de treillis hyperstatique.

Dans un treillis hyperstatique, les efforts dans la barre dépendent des propriétés élastiques du treillis et ils ne sont pas calculés facilement.

Le montage expérimental SE 110.22 permet détudier les treillis isostatiques et hyperstatiques et de les comparer.

A laide des barres et des disques de jonction, un treillis isostatique plan est dabord monté.

Le montage dune barre supplémentaire permet de créer un treillis hyperstatique.

Un dispositif de charge permet dappliquer des forces droites ou obliques sur le treilllis et de simuler, de cette manière, différentes conditions de charge.

Les forces de traction et de compression apparaissant dans les barres sont enregistrées à laide de technique de mesure basée sur la jauge de contrainte.

Linterprétation des valeurs de mesure sur le PC seffectue via lamplificateur de mesure FL 152.

Le logiciel dans FL 152 permet de gérer les données de mesure et de représenter graphiquement les efforts dans la barre.

Le logiciel dispose dune fonction daide étendue.

Les pièces dessai sont logées de manière claire et protégées dans un système de rangement.

Lensemble du montage expérimental est monté dans le bâti SE 112.

#### Contenu didactique / Essais

- mesure des efforts dans la barre dans un treillis isostatique et un treillis hyperstatique plan
- répartition des forces dans un treillis plan en fonction de lutilisation dune barre supplémentaire
- dépendance des efforts dans la barre par rapport à la force extérieure
- -- intensité, direction, point dapplication
- comparaison des résultats de mesure avec des méthodes de résolution mathématiques
- -- méthode des n?uds
- -- méthode des sections de Ritter
- principe de base: mesure des forces à laide de la technique de mesure basée sur la jauge de contrainte

#### Les grandes lignes

- comparaison des forces dans le cas de treillis isostatiques et hyperstatiques
- barres avec ponts intégraux pour technique de mesure basée sur la jauge de contrainte afin de mesurer leffort dans la barre

Les caracteristiques techniques





Date d'édition : 14.12.2025

Barres: 8

- 5 barres fixes de 300mm

- 2 barres fixes de 424mm

- 1 barre réglable 400...450mm

- angle entre les barres: 30°, 45°, 60°, 90°

- effort dans la barre maximal: 500N

- point de mesure au niveau de chaque barre

- hauteur du treillis: max. 270mm - longueur du treillis: max. 500mm

Dispositif de charge

- ±500N

- graduation: 10N

Comparateur à cadran

- plage de mesure: 0...20mm

Dimensions et poids

Lxlxh: 1170x480x178mm (système de rangement)

Poids: env. 22kg (total)

Liste de livraison

1 ieu de barres

5 disques de jonction

1 dispositif de charge

1 comparateur à cadran

1 jeu de câbles

1 système de rangement avec mousse de protection

1 documentation didactique

Accessoires disponibles et options

SE112 - Bâti de montage

FL152 - Amplificateur de mesure multivoie

Produits alternatifs

SE110.21 - Forces dans différents treillis plans

SE110.44 - Déformation dun treillis

SE130 - Forces dans un treillis type Howe

FL111 - Forces dans un treillis simple



# HAMBURG

## Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition: 14.12.2025

Ref: EWTGUSE100.04

SE 100.04 Charpente plate avec mesure de tension de force de barre par extensomètre (Réf.

022.10004)





Le treillis plan est conçu en tant quaccessoire pour le bâti SE 100 et est soumis à une force de traction ou de compression avec des dispositifs de charge spécialement conçus.

La charge sur le treillis est appliquée par lintermédiaire dun patin de chargement spécial.

Pour un palier déterminé statiquement, les points dappui du treillis sont munis de socles trempés.

Les paliers libres et fixes correspondants sont compris dans le kit daccessoires SE 100.01.

Les kits daccessoires SE 100.12 avec un dispositif de charge ou SE 100.02 avec deux dispositifs de charge sont disponibles en fonction du montage expérimental.

Lessai a pour objectif détudier différentes conditions de chargement et denregistrer et dévaluer la réaction à la sollicitation.

Cela permet de détecter la résistance de la construction sur le plan expérimental.

Les forces qui se produisent sur les tiges du treillis sont détectées au moyen dun instrument de mesure équipé dune jauge de contrainte.

Tous les points de mesure sont regroupés dans une boîte de raccordement.

De là, la connexion est transmise vers lamplificateur de mesure FL 152.

Le logiciel FL 152 permet de gérer les valeurs de mesure et de présenter les forces des barres sous la forme dun graphique.

Le logiciel dispose dune fonction daide étendue.

Par ailleurs, le fléchissement est indiqué au moyen de comparateurs à cadran, disponibles en tant quaccessoires SE 100.03.

Contenu didactique / Essais

en association avec les accessoires

étude des forces des barres dans le treillis plan déterminé statiquement

Les grandes lignes

treillis entièrement assemblé

mesure des forces des barres au moyen dun instrument de mesure équipé dune jauge de contrainte accessoires pour SE 100, bâti pour les essais de charge

Les caracteristiques techniques

Treillis plan

longueur: 3200mmhauteur: 1000mmpoids: 78kg

charge max.: 30kNcharge entre les n10kNnombre de barres: 21

Jauges de contrainte: pont intégral, 350 ohms

Dimensions et poids Lxlxh: 3200x200x1000mm

Poids: env. 78kg

Liste de livraison

#### GSDE s.a.r.l www.gsde.fr



# HAMBURG

## Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 14.12.2025

- 1 treillis
- 2 patins de chargement
- 2 plaques de pression
- 1 boîte de raccordement pour jauges de contrainte
- 1 jeu daccessoires